



# 卓上除振台の取扱い及び注意事項

## 振動アブソーバーの破損の原因

卓上除振台を引きずって移動させると破損の原因となります。ご注意ください。

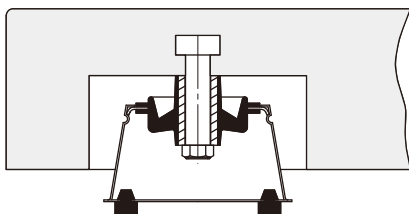


振動アブソーバー

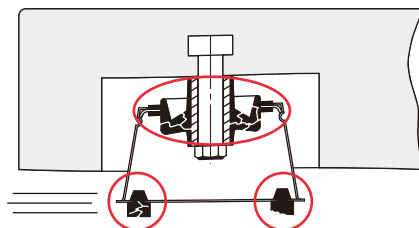

## 振動アブソーバーに使用されているゴムの劣化について

ゴムが劣化する原因については以下の成分が考えられます。設置場所にはご注意ください。

- ・ 紫外線
- ・ ハロゲンガス
- ・ オゾン
- ・ ベンゼン
- ・ トルエン
- ・ トリクレン
- ・ メチルアルコール
- ・ エーテル
- ・ ケトン
- ・ 酢酸エチル
- ・ 有機酸
- ・ 無機酸
- ・ アルカリ性全般

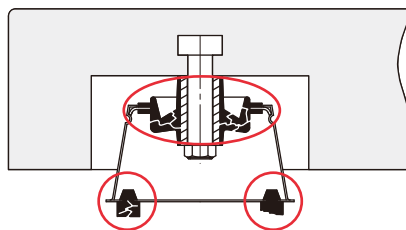

株式  
会社

株式会社 村上衡器製作所



〒535-0005 大阪市旭区赤川2丁目10-31  
TEL (06)6928-7571 FAX (06)6928-1099  
<https://www.murakami-koki.co.jp/>  
E-mail [sales@murakami-koki.co.jp](mailto:sales@murakami-koki.co.jp)



大阪の元気!ものづくり企業